

# Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru microscop


## 1. Introducere

Stimați Clienți! Vă mulțumim că ați cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă reținem aceste instrucțiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiți cu atenție. Intrați pe: [www.tme.eu](http://www.tme.eu). Desenele incluse în instrucțiunile prescurtate sunt imagini demonstrative și pot diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

## 2. Destinație

Echipament destinat observării obiectelor mici, de obicei invizibile cu ochiul liber.


## 3. Pregătirea de lucru și utilizarea

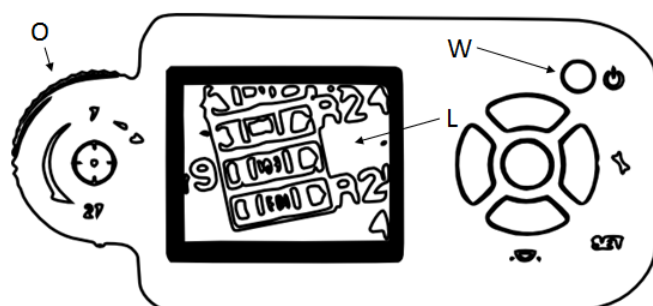

**Transfer Multisort Elektronik s.r.l.**

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA  
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, [tme@tme.ro](mailto:tme@tme.ro), [www.tme.ro](http://www.tme.ro)

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON

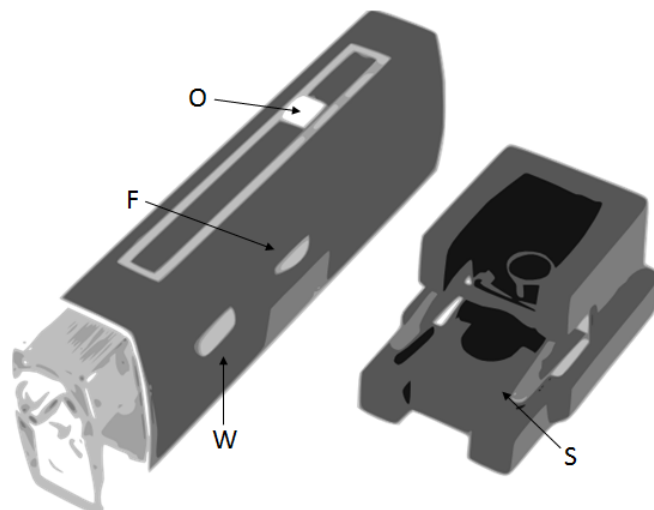

F - claritate

L - afișaj LCD

O - zoom optic

S - stativ cu suporturi pentru obiectele observate

W - întrerupător alimentare

- Microscopul de masă trebuie fixat în mod stabil pe o suprafață plană.
- Conectați cablul de alimentare la o priză corespunzătoare, dacă echipamentul este prevăzut cu acesta.
- Așezați preparatul microscopic în suport, dacă acesta există.
- Porniți alimentarea din buton.
- Reglați gradul de mărire și claritatea și observați obiectul prin ocularul microscopului de masă sau pe afișajul microscopului manual.

#### 4. Măsuri de precauție

- După încheierea lucrului, scoateți întotdeauna obiectul analizat.
- În cazul microscopelor electrice, deconectați întotdeauna cablul de alimentare.
- Folosiți microscopul doar în locuri uscate.
- În cazul utilizării microscopului în locuri expuse la soare, luați măsuri speciale de precauție pentru a nu se produce deteriorarea elementelor optice ale microscopului sau afectarea vederii.
- Suprafețele metalice ale microscopului pot fi curățate cu o cârpă ușor umezită.
- Elementele optice pot fi curățate doar cu o cârpă uscată și foarte moale (din microfibră).
- Praful trebuie îndepărtat cu ajutorul unei mici pensule moi.
- Nu demontați carcasa microscopului!



**Transfer Multisort Elektronik s.r.l.**

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA  
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON